


Инструкция по применению ДЕЛЬВОТЕСТ SP NT (усовершенствованный) / DELVOTEST® SP NT (easy to use)



1. Достаньте упаковку с тестами из рефрижератора (рекомендуемые условия хранения: 4-8 °С) и дайте упаковке нагреться до комнатной температуры. Достаньте одну или несколько ампул. Делайте это осторожно, чтобы не повредить алюминиевую фольгу оставшихся ампул.



2. Осторожно проткните ампулы.

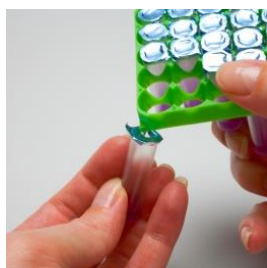

3. Берите новую одноразовую пипетку для каждого образца молока. **Не используйте пипетки повторно.** Не прикасайтесь к концу пипетки, который будет соприкасаться с молоком.



4. Наберите в пипетку молоко. Для этого сожмите меньшее верхнее утолщение пипетки **один раз** и, держа его сжатым, погрузите конец пипетки в образец молока на глубину приблизительно 1 см. После этого разожмите пипетку, пипетка наполнится подходящим объемом молока (0,1 мл).



5. Перенесите образцы молока, мягко и полностью сжимая то же верхнее утолщение, в агарную среду. **Примечание:** небольшое количество молока в верхнем утолщении останется.

6. Проверьте температуру инкубатора (64 °С +/- 2 °С). Поместите ампулы в инкубатор. Используйте контрольный образец или запишите время начала. Оставьте ампулы в инкубаторе на 3 часа.



7. Прочтите результат тестирования, опираясь на цветовую схему ниже.



Примечание: после пипетирования небольшой избыток молока попадает в резервуар пипетки (небольшое нижнее утолщение). Повторите набор в пипетку, если в резервуаре нет молока.



Предель обнаружения



Quality for Life



-



+



+++

Colorcard Delvotest® SP NT

Условия хранения:

Наборы тестов можно транспортировать в условиях окружающей среды, но хранить их следует в оригинальной упаковке, охлажденными при температуре 4 – 8 °С. При хранении в надлежащих условиях срок годности Delvotest составляет 12 месяцев.