


**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАМЕНЕ СИЛИКОНОВОЙ ТРУБКИ  
ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА ИЗДЕЛИЯ ЛАКТАН-230.  
(операции разборки слева на право, сборка в обратном порядке)**

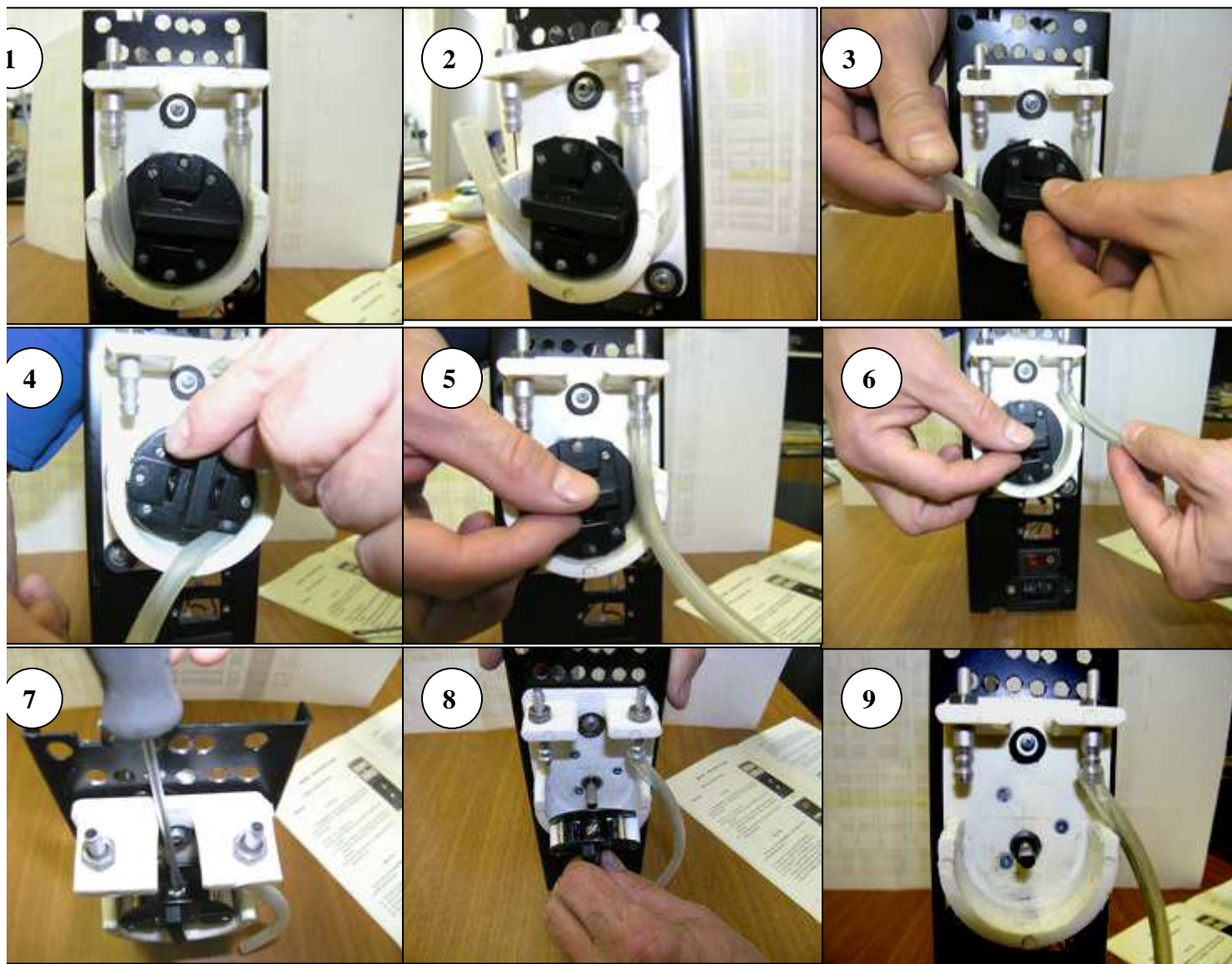

- 1) Установить головку (вращением) насоса в положение (1);
  - 2) Отсоединить трубку от штуцера - позиция (2);
  - 3) Придерживая шланг, повернуть головку насоса против часовой стрелки на 0,5 оборота - позиция (3,4,5,6) при этом удаляя трубку из паза;
  - 4) Откручиваем фиксирующий винт – позиция (7);
  - 5) Снимаем головку насоса – позиция (8,9);
  - 6) Меняем силиконовую трубку.
- Установка деталей производится в обратной последовательности.