

**АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.**



СИБАГРОПРИБОР

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

АНАЛИЗАТОР СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК



СОМАТОС Мини

**Анализатор соматических
клеток в молоке**

- * **Новый аналитический сенсор**
- * **Отсутствие редуктора**
- * **Новая колба**



- Вискозиметрический анализатор молока «СОМАТОС Мини» предназначен для контроля качества молока и определения количества соматических клеток в молоке по условной вязкости, измеряемой по времени вытекания контролируемой пробы через капилляр.
- Области применения: молочные фермы, региональные ветеринарные и молочные лаборатории, предприятия молочной промышленности. «СОМАТОС Мини» — компактный, недорогой, простой и удобный в эксплуатации прибор для измерения количества соматических клеток в молоке. «СОМАТОС Мини» является модификацией анализатора соматических клеток «СОМАТОС», который хорошо зарекомендовал себя на Российском рынке.



ПРИБОР ИМЕЕТ ШИРОКУЮ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Молочные фермы - осуществление своевременной профилактики и лечения мастита у коров, что обеспечивает стабильные поставки экологически чистого молока (что соответственно повышает стоимость продукции).
2. Ветеринарные лаборатории и пункты контроля качества фермерских кооперативов - выявление породы крупного рогатого скота устойчивого к болезням и имеющего высокую удойность.
3. Молочные заводы и предприятия молочной промышленности - осуществление контроля качества молока, поступающего от фермеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

● Диапазон определения количества соматических клеток в 1 см ³ молока, тыс.,	от 90 до 1500
● Диапазон определения времени вытекания жидкости	от 0.1 до 99.9 секунд
● Условная вязкость (время вытекания) 15 см ³ дистиллированной воды, подкрашенной черной тушью	(8,3± 0,3) сек.
● Относительная погрешность измерения условной вязкости не более	5%
● Автоматическое перемешивание смеси	в течение (30± 10) сек.
● Диаметр капилляра рабочего сосуда	1,5 мм
● Объем пробы молока	10 см ³
● Питание анализатора от сети переменного тока	220V/AC, 50 Hz
● Потребляемая мощность от сети не более	20 VA
● Продолжительность одного анализа не более	4 мин.
● Габаритные размеры анализатора, мм, не более	290 x 270 x 180 мм
● Масса анализатора не более	2 кг

Метод определения количества соматических клеток в молоке, применяемый в данном анализаторе, полностью соответствует стандартам Российской Федерации (ГОСТ 23453-90).



СИБАГРОПРИБОР
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Если у Вас возникли какие-то вопросы или предложения Вы всегда можете связаться с нами. Наши специалисты с радостью помогут Вам и ответят на все Ваши вопросы.

Россия, 630501, Новосибирская область
п. Краснообск-1, а/я 391, тел./факс: (383) 217-40-04,
308-72-96, 348-03-92, 348-15-58

WWW.SIBAGROPRIBOR.RU
e-mail: TD@SIBAGROPRIBOR.RU